

## Se på dine egne celler

Vidste du, at:

Dyreceller er meget mindre end planteceller. Derfor er det meget svært at få øje på dem.

### Materialer

mikroskop

pipette

objektglas og dækglas

tandstik

methylenblåt

### Sådan gør du

- Sæt en dråbe methylenblåt på et objektglas.
- Brug tandstikken og skrab stille og roligt på indersiden af din egen kind.
- Rør rundt i dråben med tandstikken.
- Læg dækglas på.
- Se på dit præparat i mikroskopet. Begynd med den laveste forstørrelse og led efter noget, der er mørkere blå end rester. Øg forstørrelsen, og se om det er noget, der ligner en celle.
- Tegn hvad du ser. Tag evt. foto gennem mikroskopet med din telefon.

Tegn en dyrecelle ud fra dine observationer