

Vejledning i brug af lysmikroskop



- Tænd for mikroskopet, så der kommer lys (1)
- Anbring dit præparat på objektbordet. (2)
- Vælg forstørrelse med objektiv (3)
Start med forstørrelse 4 for at finde et velegnet område at kigge på.
- Bevæg præparatet ved hjælp af skruer (4).
Præparatet skal blive belyst af lyskilden.
- Indstil skarphed ved hjælp af først en grovskruer og dernæst en finskruer.(5, 6)
- Indstil lysstyrken så præparatet ses tydeligt. (7)
- Indstil kontrast med blænde (hvis præparatet fremtræder for mørk). (8)